

Sterilisierte Probenbeutel SteriBag, BÜRKLE Sterilized Packaging Bag SteriBag



Anwendung

1. Perforation der sterilen Beutel aufreißen. 2. Kontaminationsfreies Öffnen an den Ziehrippe. 3. Probe einfüllen, Flüssigkeiten oder feste Stoffe. 4. Drahtenden ziehen, SteriBag schließt sich. 5. Beutel 3 bis 4 mal um die Drahtachse schleudern. 6. Drahtenden umbiegen. Die Probe ist steril und dicht verpackt.

① Probenbeutel SteriBag ohne Beschriftungsfeld

Die sterilisierten Probenbeutel für Proben aus Chemie, Pharmazie, Medizin, Veterinärmedizin, Lebensmittel etc. sind aus Polyethylen gefertigt und dadurch besonders reißfest und dicht. SteriBag zeichnet sich durch sichere Handhabung aus. Bei fachgerechter Anwendung können sterile Proben genommen werden. Integrierte Sicherheit: Die Enden der Drahtbügel sind in Folie eingeschweißt, dadurch werden Hautverletzungen verhindert.

- Steril, RNasen-, DNasen und pyrogenfrei
- Beschriftbar
- Flüssigkeitsdicht
- Raumsparend
- 6 Größen
- Transparent
- Mit praktischem Aufreiß-Verschluss

Artikel	Inhalt ml	Breite x Länge mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
SteriBag	60	76 x 127	10 04 50060	500
SteriBag	150	76 x 178	10 04 50180	500
SteriBag	450	114 x 229	10 04 50540	500
SteriBag	650	140 x 229	10 04 50720	500
SteriBag	800	114 x 305	10 04 50810	500
SteriBag	1650	178 x 305	10 04 51650	250

② Probenbeutel SteriBag mit Beschriftungsfeld

Artikel	Inhalt ml	Breite x Länge mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
SteriBag	60	76 x 127	10 04 50061	500
SteriBag	150	76 x 178	10 04 50181	500
SteriBag	450	114 x 229	10 04 50541	500
SteriBag	650	140 x 229	10 04 50721	500
SteriBag	800	114 x 305	10 04 50811	500
SteriBag	1650	178 x 305	10 04 51651	250

③ Probenbeutel SteriBag StandUp

SteriBag StandUp ist ein steriler Probenbeutel mit Standboden. Der spezielle Boden entfaltet sich sobald der Beutel befüllt wird. Somit steht SteriBag StandUp stabil und standfest ohne Ständer oder Halterung, beide Hände sind frei für die Probenahme und das Einfüllen der Probe. Durch die Drahtbügel am Verschluss bleibt der Beutel geöffnet und kann bequem gefüllt werden.

Der Probenbeutel ist der ideale platzsparende, unzerbrechliche, kostengünstige und sterile Ersatz für Flaschen und Becher.

- Einsetzbar für Flüssigkeiten, Pulver, Feststoffe und pastöse Proben, geeignet für Lebensmittel, gefriertauglich
- Durch den stabilen Stand sind die Probenbeutel SteriBag StandUp einfach und sicher zu transportieren
- SteriBag StandUp, der Probenbeutel für die einfache Handhabung von Proben



Artikel	Inhalt ml	Breite x Länge mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
SteriBag StandUp	400	229 x 114	10 04 54440	500
SteriBag StandUp	600	229 x 152	10 04 54460	500

④ Probenbeutel SteriBag Blue

Der sterile Probenbeutel SteriBag Blue ist speziell für den Einsatz in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmaindustrie geeignet. Um der Gefahr von Fremdkörpern in der Produktion vorzubeugen, sind der Probenbeutel sowie der Aufreiß-Verschluss in einem blauen Farbton. Dieser kommt in natürlicher Form in Lebensmitteln nicht vor. Daher bietet er eine gute Sichtbarkeit und ist bei der visuellen Kontrolle zuverlässig zu entdecken, sollte ein Beutel oder Teile davon in die Produktion geraten. Der Einweg-Probenbeutel ist für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Er eignet sich zum Aufbewahren und Transportieren von festen, halbfesten sowie flüssigen Medien.

- PE, blau
- Flüssigkeitsdicht
- Mit Beschriftungsfeld
- Steril, RNasen-, DNase- und pyrogenfrei

Artikel	Inhalt ml	Breite x Länge mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
SteriBag Blue	650	229 x 140	10 04 57008	500
SteriBag Blue	1650	305 x 178	10 04 57012	250

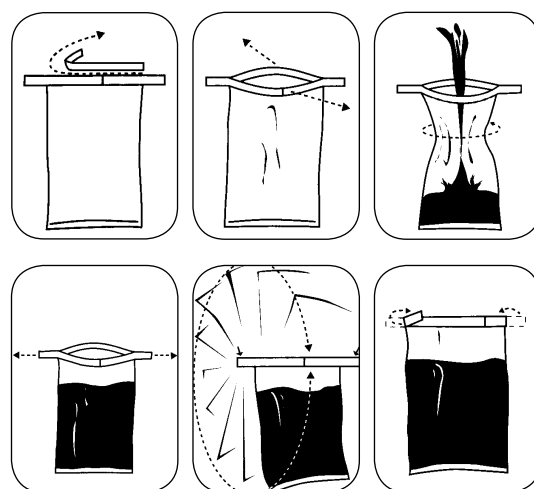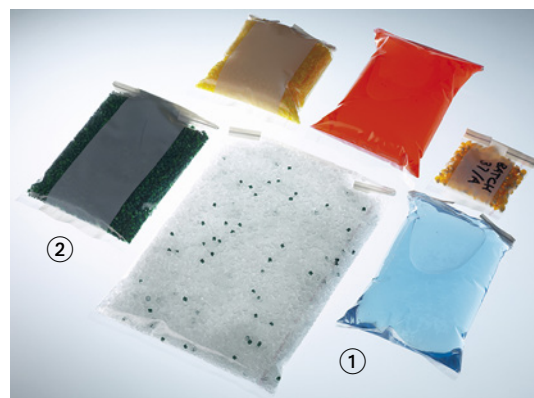

⑤ Probenbeutel SteriBag Cleanroom

Der doppelt verpackte Probenbeutel SteriBag Cleanroom kann direkt in den Reinraum gebracht werden. Je 25 Probenbeutel befinden sich in einer zweifachen Umverpackung, diese können nacheinander entfernt werden und eignen sich somit hervorragend zum Einschleusen in den Reinraum.

SteriBag Cleanroom ist innen und außen steril. Dies garantiert ein kontaminationsfreies Aufbewahren und Transportieren von festen, halbfesten sowie flüssigen Proben. Der Probenbeutel ist perfekt für den Einsatz im chemischen und pharmazeutischen Bereich.

- Steril, doppelt verpackt
- RNasen-, DNase- und pyrogenfrei
- PE, transparent
- Flüssigkeitsdicht
- Mit Beschriftungsfeld

Artikel	Inhalt ml	Breite x Länge mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
SteriBag Cleanroom	800	305 x 114	10 04 58010	500
SteriBag Cleanroom	1650	305 x 178	10 04 58012	250



⑥ Probenbeutel SteriBag Premium

Die Probenbeutel SteriBag Premium vereinen auf einzigartige Weise ein höchstes Maß an Sicherheit, Sterilität, Originalitätsversiegelung und Nachverfolgbarkeit, sie dienen zum sicheren Transport und zur Aufbewahrung von Proben.

Nach der Probenahme kann die Probe direkt in den sterilen Probenbeutel gefüllt werden. Der Originalitätsverschluss verschließt den Beutel flüssigkeitsdicht und sicher. Beim Versuch den Verschluss wieder zu öffnen, erscheint gut sichtbar das Wort „STOP“. Sowohl der Probenbeutel als auch das Abrissfeld ist mit einer eindeutigen Tracking-Nummer beschriftet, dies ermöglicht eine lückenlose Dokumentation und Nachverfolgung.

SteriBag Premium ist für viele anspruchsvolle Anwendungen in der Lebensmittel-, Pharma-, Medizinbranche sowie der Reinraum- oder Biotechnologie geeignet.

- Gammastrahlensterilisiert (10-6)
- Mit integriertem Originalitätsverschluss für Manipulationsnachweis
- Eindeutige Identifizierung über Tracking-Code
- Geeignet für den Einsatz mit Lebensmitteln

Inhalt ml	Länge x Breite mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
300	200 x 145	10 04 54480	100



Probenbeutel SteriPlast Kit

Das Probennahmeset SteriPlast Kit besteht aus zehn Probenspateln oder Probenschaufeln und zehn Originalitäts-Probenbeuteln SteriBag Premium. Das SteriPlast Kit ist somit die ideale Zusammenstellung für eine Probenahme bei der es besonders auf die Reinheit und Sterilität ankommt. Alle Teile sind gammastahlensterilisiert und sind geeignet für den Einsatz mit Lebensmitteln.

Die Schaufeln oder Spatel sind reinraumproduziert und einzeln verpackt. Der Probenbeutel SteriBag Premium hat eine integrierte Versiegelung und ist flüssigkeitsdicht. Ein eindeutiger Tracking-Code sowohl auf dem Beutel als auch auf einem Abrissfeld garantiert eine lückenlose Dokumentation und Nachverfolgbarkeit.

SteriPlast Kit inklusive Schaufel 50 ml oder Spatel 150 mm Einstechtiefe, sowie SteriBag Premium 300 ml.

Ausführung	Best.-Nr.	VE St./Pack
⑦ Schaufel & Beutel	10 04 58803	10
Spatel & Beutel	10 04 58809	10

